

雅马拓常用产品指南

强制送风烘箱DKN系列

标准型恒温箱的先行者,强制送风循环,程控运行。



主要特点:

- 功能充实,且操作简单。设定温度、测定温度、过热防止温度同时表示有快速停止、自动停止、自动开始、定值运行和程控运行等多种运行模式可供选择。
- 采用专用运行菜单和上下键数码设定方式,可提供3套30步程序编程控制(有重复功能)。自我安全检测功能、独立过热防止器、过电流漏电保护开关、操作键锁定等安全装置标准装备,使用起来安心放心。

强制送风烘箱DKM系列

定值运行操作简单,低价格的送风定温恒温箱。



主要特点:

- 操作简单可进行自动停止/自动开始/定值运行。
- 采用专用运行菜单和数码设定方式。
- 独立过热防止器/温度偏差修正/控键锁定等安全功能充实。

高压蒸汽灭菌器SN系列

高性能,操作简单,全机型冷却风扇标准装备。



主要特点:

- 翻盖式高性能高压蒸汽灭菌器,最高使用温度为135℃,可以作为蛋白改性之用。
- 不管是通常的灭菌还是培养基和液体的灭菌,或者是培养基的溶解都能简单设定,简单操作。
- 除了各种灭菌程序设定之外,也可以任意进行工程设定,反复运行。
- 冷却风扇的标准配备,缩短了降温的时间,提高了工作效率。
- 数码式操作控制面设置在盖子的前侧,容易察看,使用方便。
- 设有3重压力盖开启保护锁,各种安全保护措施充分。能提供在海外使用的AC 100-120V以及AC 200-240V电源规格的产品。

技术参数

货号	212870C	212871C	212872C
型号	DKN312C	DKN412C	DKN612C
风循环方式	强制送风循环		
使用温度范围	室温+10-260℃		
温度调节精度	±1℃ (at 210℃)		
温度分布精度	±2.5℃ (at 210℃) / ±2.8℃ (at 260℃)		
加热器	不锈钢管加热器		
温度控制方式	PID微电脑控制		
内尺寸(W*D*H)	300X300X300mm	450X450X450mm	600X500X500mm
外尺寸(W*D*H)	410X451X670mm	560X601X820mm	710X651X870mm
内容积	27L	90L	150L
净重	约35kg	约50kg	约65kg
电源	AC220V,4A	AC220V,6A	AC220V,7A

技术参数

货号	212874C	212875C
型号	DKN812C	DKN912C
风循环方式	强制送风循环	
使用温度范围	室温+10-210℃	
温度调节精度	±1℃ (at 210℃)	
温度分布精度	±2.5℃ (at 210℃)	
加热器	不锈钢管加热器	
温度控制方式	PID微电脑控制	
内尺寸(W*D*H)	600X500X1000mm	1070X500X1000mm
外尺寸(W*D*H)	710X651X1608mm	1180X651X1616mm
内容积	300L	535L
净重	约110kg	约190kg
电源	AC220V,12A	AC220V,15A

技术参数

货号	212876C	212877C	212878C
型号	DKM310C	DKM410C	DKM610C
风循环方式	强制送风循环		
使用温度范围	室温+10-260℃		
温度调节精度	±1℃ (at 210℃)		
温度分布精度	±2.5℃ (at 210℃)		
加热器	不锈钢管加热器		
温度控制方式	PID微电脑控制		
内尺寸(W*D*H)	300X300X300mm	450X450X450mm	600X500X500mm
外尺寸(W*D*H)	410X451X670mm	560X601X820mm	710X651X870mm
内容积	27L	90L	150L
净重	约31kg	约45kg	约64kg
电源	AC220V,4A	AC220V,6A	AC220V,7A

技术参数

货号	211054C	211055C	211056C
型号	SN210C	SN310C	SN510C
灭菌方式	自动高压蒸汽灭菌 ^{※1}		
使用温度范围	45-135℃ 45-80℃ (预热温度) / 45-60℃ (保温工程) / 65-100℃ (溶解工程) / 105-135℃ (灭菌工程)		
最高使用压力	0.255MPa		
使用环境温度	5-35℃		
冷却风扇	轴流风扇马达		
温度控制/设定/显示方式	微电脑PID控制/上下键数码设定		
外形尺寸(W*D*H)	400X530X848mm	460X590X848mm	460X590X1058mm
罐内有效尺(内径)	240XH445mm	300XH445mm	300XH665mm
罐体有效容积	20L(22L)	32L(36L)	47L(51L)
本体重量	约65kg	约75kg	约85kg
电源电压	AC200-240V (6.5-7.5A) ^{※3}	AC200-240V (8.5-10A) ^{※3}	AC200-240V (10-12A) ^{※3}

雅马拓常用产品指南

高压蒸汽灭菌器SQ系列

灭菌物取放容易, 非常容易使用。



主要特点:

- 市场上超人气的高低床型高压蒸汽灭菌器。中小身材的操作人员也能非常方便的取放灭菌物并进行日常维护。(可以从提供的主色中选择您自己喜爱的独具个性的外观装饰色)。
- 翻盖式高性能机型, 最高使用温度为 135°C, 可以作为蛋白改质之用。
- 不管是通常的灭菌还是培养基和液体的灭菌, 或者是培养基的溶解都能简单设定, 简单操作。
- 除了各种灭菌程序设定之外, 也可以任意进行工程设定, 反复运行。
- 冷却风扇的标准配备, 缩短了降温的时间, 提高了工作效率。
- 数码式操作控制面设置在盖子的前侧, 容易察看, 使用方便。
- 设有 3 重压力盖开启保护锁, 各种安全保护措施充分。能提供在海外使用的 AC 100-120V 以及 AC 200-240V 电源规格的产品。

技术参数

货号	211057C		211058C
型号	SQ510C	SQ510WGC (自动给排水+干燥功能)	SQ810C (大容量自动溢水)
灭菌方式	自动高压蒸汽灭菌		
使用温度范围	45-135°C 45-80°C (预热温度)/45-60°C (保温工程)/ 65-100°C (溶解工程)/105-135°C (灭菌工程)		
最高使用压力	0.255MPa		
使用环境温度	5-35°C		
冷却风扇	轴流风扇马达		
温度控制/设定/显示方式	微电脑PID控制/上下键数码设定		
加热器	1,000W 2根	3,000W	4,000W
外形尺寸(W*D*H)	520X660X846mm	520X660X846mm	520X660X1126mm
罐内有效尺寸(内径)	370XH470mm	370XH470mm	370XH750mm
罐体有效容积	50L	50L	80L
本体重量	约95kg	约120kg	约130kg
电源电压	AC200-240V (10.5-12.5A)		AC200-240V (15.5-18.5A)

标准型马弗炉FO系列

多种型号的内容积选择和程序控制功能内置。



主要特点:

- 商检机构和重点实验室标准用机。结构紧凑, 节省空间, 有效内容积大。
- 能对传感器异常、加热器断线、SSR 回路短路、自动过升防止故障等进行自我诊断, 并装备有独立过热防止器及漏电过电流保护开关, 安全措施完善。
- 采用数码设定的过升防止一体型控制器和 R 型热电偶温度传感器, 使用寿命长。
- 可进行恒定温度下的定值运行, 自动开始以及 30 步 1 套或 15 步 2 套或 10 步 3 套编程控制运行。
- 标准设有排气口, 另可根据实际需要选配排气装置, 氮气导入口(附流量计), 定时及温度输出端子。

技术参数

货号	214115C	214116C	214118C	214119C
型号	FO110C	FO210C	FO310C	FO410C
使用温度范围	100-1150°C			
温度调节精度	±2°C (at 1150°C)			
温度控制方式	微电脑PID控制			
温度设定/显示	数码设定/显示			
内尺寸(W*D*Hmm)	100X150X100	100X250X150	1200X250X150	200X300X150
外尺寸(W*D*Hmm)	346X405X516	346X505X566	446X505X566	446X555X566
内容积	1.5 L	3.75 L	7.5 L	9 L
净重	24kg	30kg	37kg	38kg
电源	单相AC220V, 50/60Hz			

技术参数

货号	214120C	214121C	214122C	214123C
型号	FO510C	FO610C	FO710C	FO810C
使用温度范围	100-1150°C			
温度调节精度	±2°C (at 1150°C)			
温度控制方式	微电脑PID控制			
温度设定/显示	数码设定/显示			
内尺寸(W*D*Hmm)	300X250X150	250X350X200	270X350X250	300X400X250
外尺寸(W*D*Hmm)	506X505X626	506X605X676	506X605X726	506X655X726
内容积	11.3 L	17.5 L	23.6 L	30 L
净重	44kg	52kg	58kg	62kg
电源	单相AC220V, 50/60Hz			



Fisher Scientific

Part of Thermo Fisher Scientific

For customer service, call 400-881-5117.
To send Email: sales.china@thermofisher.com
To order online: www.fishersci.com.cn